


HUAYI™ 华毅生物

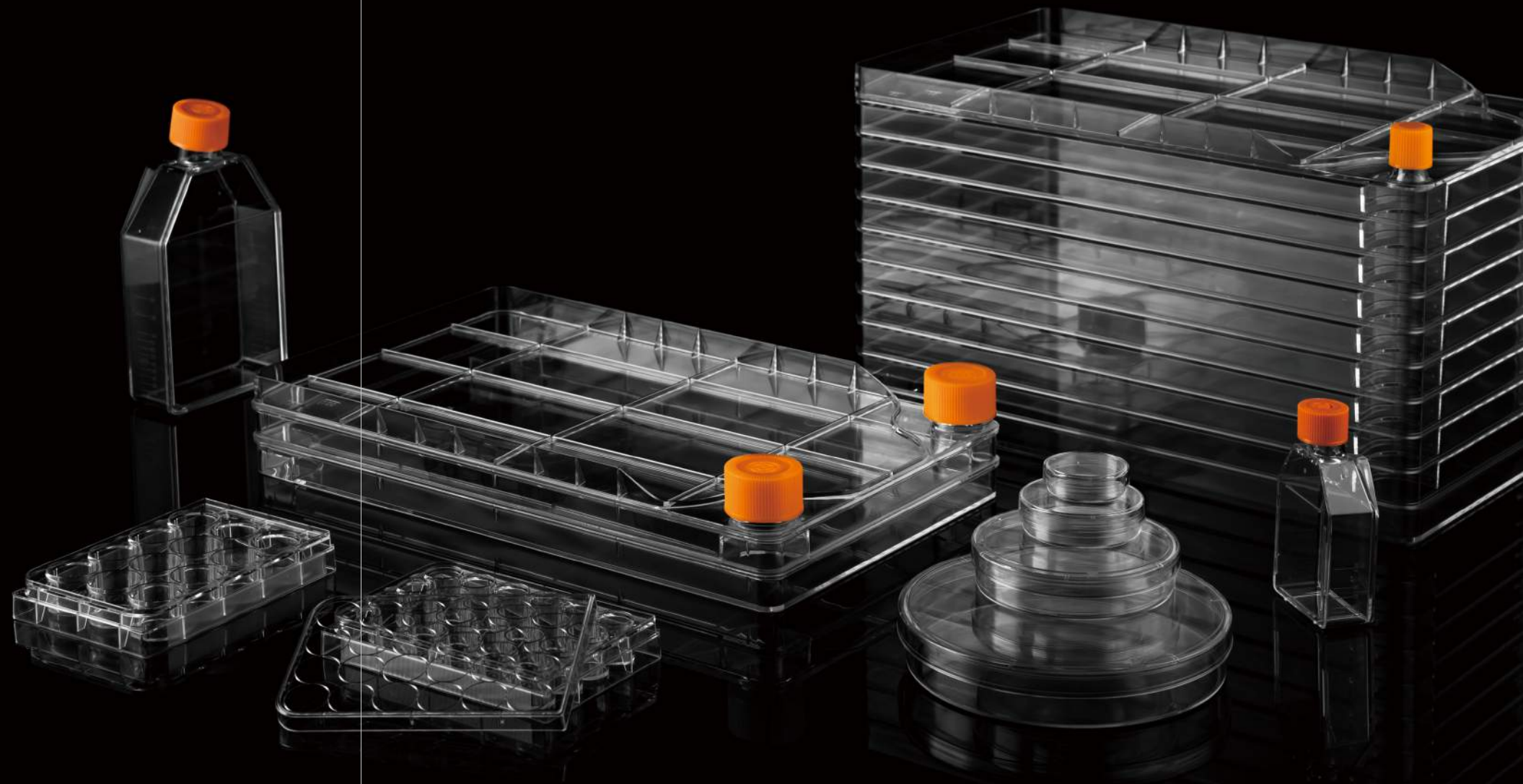

专注细胞培养耗材

细胞工厂 / 细胞培养皿 / 细胞培养板 / 细胞培养瓶

地址 / 常州市天宁区郑陆镇武澄工业园
电话 / 0510 8662 9527
手机 / 138 1211 5056
邮箱 / 498173642@qq.com
网址 / <http://www.huayibiotech.com>

常州市华毅生物技术有限公司
Changzhou Huayi Biotech Co.Ltd

专注细胞培养耗材

细胞工厂 / 细胞培养皿 / 细胞培养板 / 细胞培养瓶


常州市华毅生物技术有限公司



HUAYI™ 华毅生物

常州市华毅生物技术有限公司是一家从事细胞培养的耗材的研发、生产及销售的高新技术企业。主要产品为细胞工厂，细胞培养皿，细胞培养瓶和细胞培养板。华毅生物拥有万级洁净车间，专业的生产设备，经验丰富的研发团队和销售团队。已通过ISO 9001, ISO 13485体系认证，华毅生物以优质的服务，合理的价格，高端的品质为广大客户服务，与客户建立长期双赢的合作关系。


专注细胞培养耗材

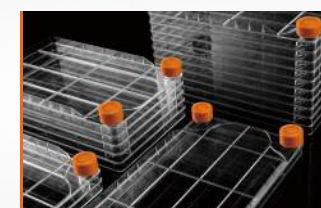

细胞工厂
Cell Factory



细胞培养皿
Cell Culture Dish

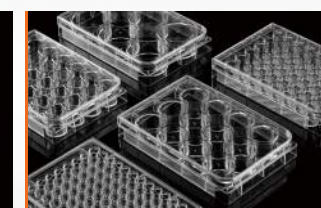


细胞培养板
Cell Culture Plate



细胞培养瓶
Cell Culture Flask



细胞工厂 Cell Factory

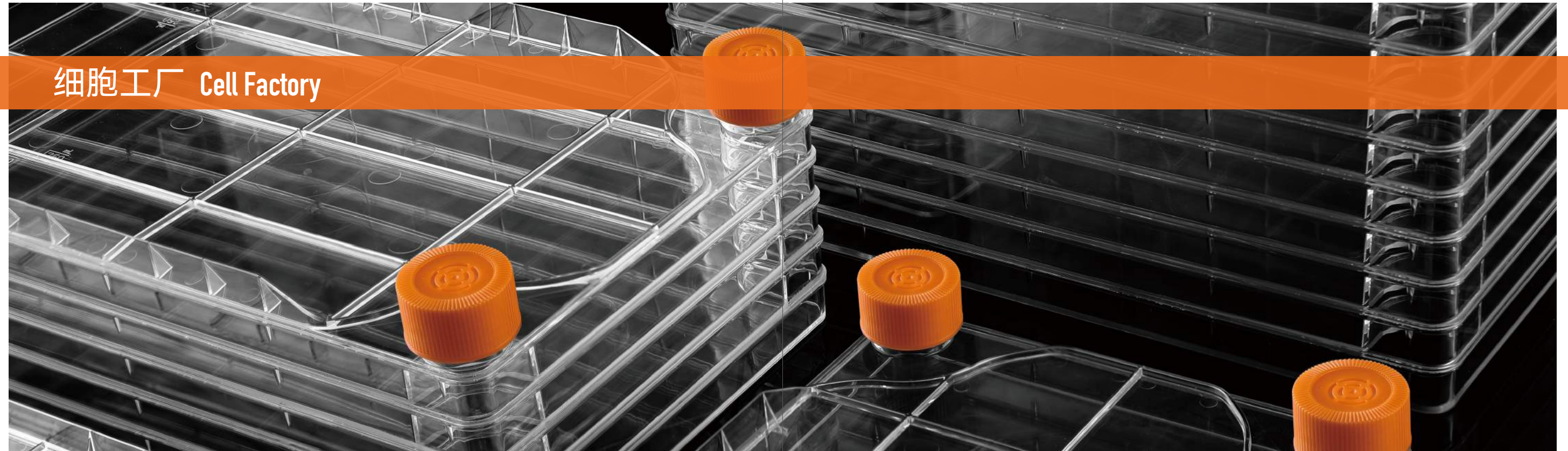


HUAYI™细胞工厂是一种大型的细胞培养器,适用于贴壁细胞培养,可用于工业批量生产,如疫苗,单隆抗体或制药工业,也适用于实验室操作或大规模细胞培养。

HUAYI™细胞工厂有3种端口设计,一种为双大口设计用于无菌灌装,培养液可以直接倒入培养器底部,提供更大的灵活性。一种为双小口设计,为标准端口设计,贴壁细胞培养的理想选择。一种为一大一小口设计,可配合灌装配件使用。

HUAYI™细胞工厂有1层,2层,5层,10层和40层5种规格可供选择,采用国外领先超声焊接和粘结工艺的结合技术,省时省空间,即拆即用。

产品特点

- 1、产品采用医用级USP CLASS VI高分子聚苯乙烯制造;
- 2、万级车间制造,保证产品的高品质和稳定性;
- 3、表面经TC处理,适合于细胞贴壁培养;
- 4、节省宝贵的空间,每个10层细胞工厂相当于35个T175培养瓶;
- 5、提高效率,相对于T175培养瓶,提高了5倍的生产效率;
- 6、盖子分密封盖和透气盖,透气盖有疏水膜,阻菌透气,无污染,亦可避免加液胀气;
- 7、产品经伽马射线辐照,无DNA酶,无RNA酶,无热源。

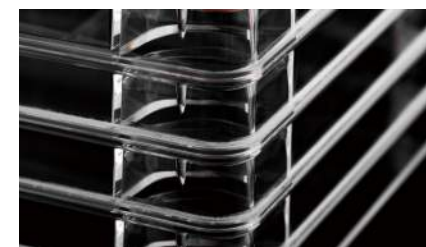

超声波焊接工艺



大口设计密封盖,透气盖



双层独立无菌包装



细胞工厂 Cell Factory



产品规格

HUAYI™ 细胞工厂/多层细胞培养器，TC处理，细胞贴壁培养。

货号	规格	瓶口型	生长面积 (cm ²)	工作容量(ml)	包装	个/箱
240100	1层	双大口	656	200	1	4
240200	2层	双大口	1296	400	1	4
240300	5层	双大口	3216	1000	1	4
240400	10层	双大口	6416	2000	1	2
240500	10层	双大口	6416	2000	1	6
240600	40层	双大口	25295	8000	1	2
240110	1层	一大一小口	656	200	1	4
240210	2层	一大一小口	1296	400	1	4
240310	5层	一大一小口	3216	1000	1	4
240410	10层	一大一小口	6416	2000	1	2
240510	10层	一大一小口	6416	2000	1	6
240610	40层	一大一小口	25295	8000	1	2
240120	1层	双小口	656	200	1	4
240220	2层	双小口	1296	400	1	4
240320	5层	双小口	3216	1000	1	4
240420	10层	双小口	6416	2000	1	2
240520	10层	双小口	6416	2000	1	6
240620	40层	双小口	25295	8000	1	2

使用步骤



01 拧开盖子，用倾斜或者泵打的方式将培养基注入细胞工厂内。细胞悬液缓慢流入细胞工厂隔层中，盖上盖子，静置。



02 缓慢将细胞工厂侧立，有加液口的一侧背向自己，静置使细胞悬液缓慢均匀流入各层。



03 侧向旋转90度，保持进液口朝上，静置使细胞悬液缓慢均匀流入各层。



04 双手握住进液口的一面，缓慢放平，避免液体大幅度晃动。



05 移至合适的细胞培养箱中进行培养。培养结束后，将培养基倒入收集容器。

注意事项：

- 1、移动细胞工厂的时候要尽量保持水平，否则会造成每层溶液不均匀。
- 2、防止细胞工厂的平台货架一定要水平，防止同层的细胞厚度不同。
- 3、清洗细胞工厂时，如用水流冲洗，切忌用较急的水流冲洗，否则将造成细胞工厂的损坏。

细胞培养皿 Cell Culture Dish



HUAYI™ 细胞培养皿为4种尺寸, 35mm,60mm,100mm,150mm。有TC处理和未TC处理之分, 可做细胞悬浮培养和细胞贴壁培养。

产品特点

- 1、高品质聚苯乙烯材料制造, 10万级洁净车间;
- 2、皿底平整光洁, 无变形;
- 3、上盖有4个凸点设计, 适用于气体交换;
- 4、叠放环使叠放和处理更加容易;
- 5、产品经伽马射线辐照, 无DNA酶, 无RNA酶, 无热源。



4个凸点透气



皿底光面整洁

HUAYI™ 细胞培养皿 未TC处理, 细胞悬浮培养

货号	规格(mm)	皿底直径 (mm)	带盖高度 (mm)	培养面积 (cm ²)	包装
231101	35	33	12	8.5	10/包 50包/箱
231201	60	52	15	22	10个/包 50包/箱
231301	100	86	20	60	10个/包 30包/箱
231400	150	140	25	150	5/包 20包/箱

HUAYI™ 细胞培养皿 TC处理, 细胞贴壁培养

货号	规格(mm)	皿底直径 (mm)	带盖高度 (mm)	培养面积 (cm ²)	包装
230101	35	33	12	8.5	10个/包 50包/箱
230201	60	52	15	22	10个/包 50包/箱
230301	100	86	20	60	10个/包 30包/箱
230400	150	140	25	150	5个/包 20包/箱


细胞培养板 Cell Culture Plate



HUAYI™细胞培养板基于精确的成型技术,提供优异的平滑性和均匀性。利用这种特性,用显微镜可以得到清晰的视野。

产品特点

- 1、高品质聚苯乙烯材料, 10万级洁净车间制造;
- 2、TC处理和未TC处理之分, 可用于细胞贴壁培养和细胞悬浮培养;
- 3、带有数字, 字母单孔识别;
- 4、盖子的低蒸发结构, 防止了井口周围的蒸散发, 实现了均匀培养;
- 5、优异的表面光滑度给予清晰的微观观察;
- 6、产品经伽马射线辐照, 无DNA酶, 无RNA酶, 无热源。

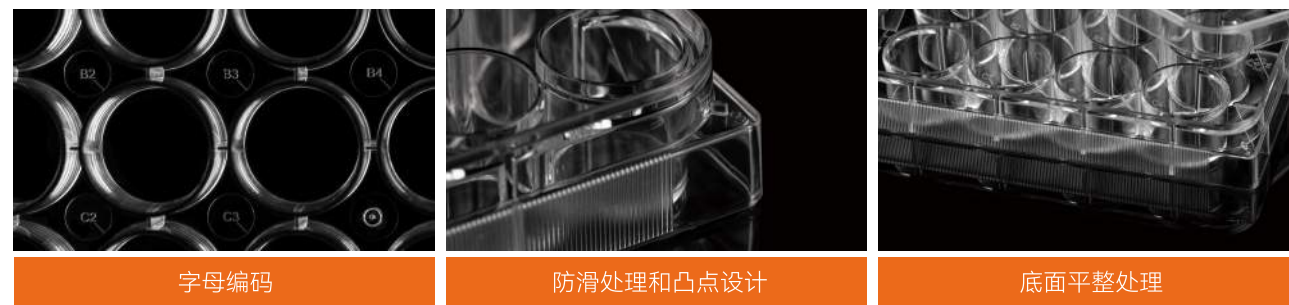

字母编码

防滑处理和凸点设计

底面平整处理

HUAYI™ 细胞培养板 未TC处理, 细胞悬浮培养

货号	规格(孔)	培养面积 (CM ²)	底部	包装 (块/箱)
221100	6	9.5	平底	50
221200	12	3.6	平底	50
221300	24	1.9	平底	50
221400	48	0.88	平底	50
221500	96	0.4	平底	100

HUAYI™ 细胞培养板 TC处理, 细胞贴壁培养

货号	规格(孔)	培养面积 (CM ²)	底部	包装 (块/箱)
220100	6	9.5	平底	50
220200	12	3.6	平底	50
220300	24	1.9	平底	50
220400	48	0.88	平底	50
220500	96	0.4	平底	100

细胞培养瓶 Cell Culture Flask




HUAYI™细胞培养瓶基于精密成型技术,培养瓶表面非常光滑,用显微镜观察时视野清晰。

产品特点

- 1、高品质聚苯乙烯材料, 10万级洁净车间制造;
- 2、TC处理和未TC处理之分, 可用于细胞贴壁培养和细胞悬浮培养;
- 3、大口设计, 使移液器或细胞刮刀操作方便;
- 4、密封盖, 透气盖两种规格选择, 透气盖有0.2um疏水膜, 有利于气体交换, 防止真菌和细菌入侵污染;
- 5、瓶身两侧均有刻度和标记区域;
- 6、产品经伽马射线辐照, 无DNA酶, 无RNA酶, 无热源。



大口设计, 密封盖和透气盖

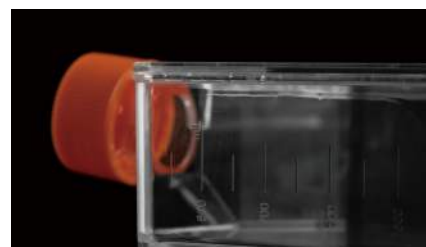

瓶身两侧有刻度



瓶表面光滑平整

HUAYI™ 细胞培养瓶 未TC处理, 细胞悬浮培养

货号	培养面积 (CM ²)	容量(ml)	盖子类型	包装
211100	25	50	透气盖	10个/包 20包/箱
211110	25	50	密封盖	10个/包 20包/箱
211200	75	250	透气盖	5个/包 20包/箱
211210	75	250	密封盖	5个/包 20包/箱
211300	175	750	透气盖	5个/包 6包/箱
211310	175	750	密封盖	5个/包 6包/箱
211400	225	950	透气盖	5个/包 5包/箱
211410	225	950	密封盖	5个/包 5包/箱

HUAYI™ 细胞培养瓶 TC处理, 细胞贴壁培养

货号	培养面积 (CM ²)	容量(ml)	盖子类型	包装
210100	25	50	透气盖	10个/包 20包/箱
210110	25	50	密封盖	10个/包 20包/箱
210200	75	250	透气盖	5个/包 20包/箱
210210	75	250	密封盖	5个/包 20包/箱
210300	175	750	透气盖	5个/包 6包/箱
210310	175	750	密封盖	5个/包 6包/箱
210400	225	950	透气盖	5个/包 5包/箱
210410	225	950	密封盖	5个/包 5包/箱

HUAYI™ 华毅生物

专注细胞培养耗材

细胞工厂 / 细胞培养皿 / 细胞培养板 / 细胞培养瓶

